

# 見えない汚れが見える



**SystemSURE Plus™**

**Ultraspap™**



## 清浄度検査キット

**院内感染予防対策に便利！  
 「どこでも」「簡単に」使用できます！**

| 製品名 | ルミノメータ  | 検査試薬   |
|-----|---|--|
| 型番  | SS3  | US2020  |
| 数量  | 1台  | 100本/箱   |
| 価格  | 89,000円 (税別)  | 19,000円 (税別)   |

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
**NITTA CORPORATION**

## 清浄度検査の指標

本製品は ATP (アデノシン三リン酸) を指標としています。ATP は生物 (or 生物の生産物) が必ず持っている化学物質で、細菌等の汚れがあれば、そこには必ず「ATP が存在する」ということになります。

## 実用例

- CDC (アメリカ疾病予防管理センター) の「環境清掃を評価する選択肢」において、「ATP 検査」は“環境表面”“洗浄効果”の評価手法のひとつとして位置づけられています。



## 使い方



綿棒をスワブチューブから抜き取り対象をふき取る。

綿棒を戻し上端部を折って試薬を下に落と

## 検査について